

Q-Swab™

Dispositivo de recolección y suministro de muestras

Número de pieza: QS1000 (agua peptonada bufferada) y QS1200 (Letheen)

CANT.: 250 dispositivos



Descripción / Aplicaciones:

Hygiene Q-Swab es un dispositivo todo en uno que contiene un medio para las muestras de la superficie medioambiental. Cada dispositivo está listo para usarse y puede ser usado con placas de agar convencionales o sistemas de medios listos para las muestras.

Instrucciones:

Mire la demostración instructiva en www.youtube.com/HygieneTV

1. Deje aclimatar Q-Swab a temperatura ambiente (21 – 25 °C) antes de usarlo. Puede usar Q-Swab seco (como está) o prehumedecido. Para usar Q-Swab prehumedecido, sostenga firmemente el tubo con el hisopo y rompa el dispositivo Snap-Valve con el dedo pulgar e índice inclinándolo hacia adelante y atrás. Apriete la punta del hisopo dos veces para eliminar el líquido hacia el tubo, lo que humedecerá la punta del hisopo.

2. Sostenga firmemente el tubo, gire y retire el hisopo del tubo.

3. Pase el hisopo por un área estándar de 10 x 10 cm (4 x 4 pulgadas) para una superficie plana típica. En superficies irregulares, asegúrese de que la técnica de hisopado siga siendo uniforme para cada prueba y pase el hisopo por un área lo suficientemente grande para recolectar una muestra representativa.

Consejos importantes sobre la técnica de hisopado:

- No toque el hisopo o el interior del dispositivo para muestras con los dedos.
- Gire el hisopo mientras toma la muestra a fin de recolectar la mayor cantidad posible de muestra con la punta del hisopo.
- Ejercer suficiente presión para doblar el mango del hisopo.
- Pase el hisopo en forma entrecruzada, es decir, de manera vertical, horizontal y diagonal en ambas direcciones.
- Consulte el vídeo con las instrucciones para ver una demostración: www.youtube.com/HygieneTV

4. Vuelva a colocar el hisopo en el tubo. Si Q-Swab se usó seco, sostenga firmemente el tubo con el hisopo y rompa el dispositivo Snap-Valve con el dedo pulgar e índice inclinándolo el bulbo hacia adelante y atrás. Apriete la punta del hisopo dos veces para eliminar el líquido hacia el tubo.

5. Q-Swab ahora puede ser enviado al laboratorio para la inoculación. Agite el dispositivo por 10 segundos para mezclar la muestra.






6. Quite el hisopo del tubo y vierta el contenido sobre un medio de gel seco o bien manche placas de agar para cultivos, según sea necesario. Proceda según las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y vida útil:

QS1000: 18 meses a 2 – 25 °C

QS1200: 18 meses a 2 – 25 °C

Consulte la etiqueta del dispositivo para ver la fecha de vencimiento.

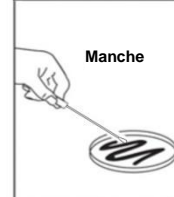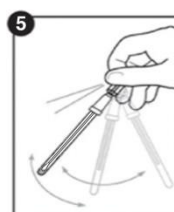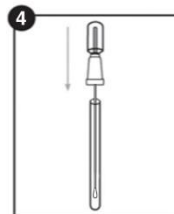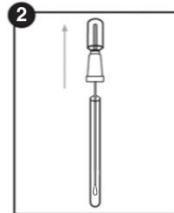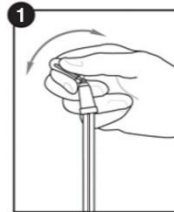

Eliminación:

Los dispositivos usados que confirman resultados positivos de bacterias pueden constituir un riesgo biológico y se deben eliminar de manera segura, de conformidad con las buenas prácticas de laboratorio y las normas de salud y seguridad. Desinfectelos antes de su eliminación.

Los dispositivos Q-Swab se pueden desinfectar mediante autoclave o bien sumergiéndolos en una solución con 20% de lejía durante 1 hora.

Seguridad y precauciones:

Los componentes de Q-Swab no presentan ningún riesgo para la salud cuando los utiliza de acuerdo con los procedimientos y las buenas prácticas de laboratorio que se indican en estas instrucciones. Los dispositivos están diseñados para un solo uso.

- No utilice los dispositivos después de su fecha de vencimiento.
- La toma de muestras debe realizarse de manera aséptica para evitar la contaminación cruzada.

Para obtener más instrucciones sobre seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad de Q-Swab (SDS).

Responsabilidad de Hygiene:

Al igual que con cualquier medio de cultivo, los resultados de Q-Swab no constituyen una garantía de calidad de los productos o procesos de alimentos y bebidas que se analizan con estos dispositivos. Hygiene no se responsabilizará ante el usuario o terceros por cualquier tipo de pérdida o daño, ya sea directo o indirecto, inherente o derivado del uso de estos dispositivos. Si se demostrara que este dispositivo presenta algún tipo de defecto, la única obligación de Hygiene será el reemplazo del producto o, a su propio criterio, el reintegro del precio de compra. Informe a Hygiene de inmediato dentro de los 5 días de haber detectado cualquier supuesto defecto y devuelva el producto a Hygiene. Llame a Atención al cliente para obtener un número de autorización para la devolución de mercaderías.

Información de contacto:

Si desea obtener más información, visítenos en www.hygiene.com o comuníquese con nosotros en:

Hygiene — América
Teléfono: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531
Correo electrónico:
info@hygiene.com

Hygiene — Internacional
Teléfono: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
Correo electrónico:
enquiries@hygiene.com